

仅 供 科 研 使 用

青 霉 素 - 链 霉 素 - 两 性 霉 素 B 溶 液

(100 × 三 抗)

- 品牌：Oumarsi/欧玛仕
- 规格：100ml
- 货号：OMDCM-030
- 用途：仅供科研使用
- 储存：-20℃
- 保质期：12 个月

产品概述：

青霉素-链霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×) (Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Solution, 100×)是专门用于细胞培养的三抗，经过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。其中，青霉素的含量为 10kU/ml，链霉素的含量为 10mg/ml，两性霉素 B 的含量为 25μg/ml。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度为 100U/ml，链霉素的工作浓度为 0.1mg/ml，两性霉素 B 的工作浓度为 0.25μg/ml。本品按照 100 倍稀释使用，即 100ml 青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×)可以配制 1 0L 细胞培养液。

使用方法：

青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×)可以参考如下两种方法之一使用：

- 1、在无菌的细胞培养液中按照每 500ml 细胞培养液添加 5ml 的比例直接添加青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×)，混匀后即可使用。
- 2、配制细胞培养液时按照每配制 1L 细胞培养液加入 10ml 的比例加入青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×)，配制完成后过滤除菌即可使用。

注意事项：

- 1、注意避光保存，无菌操作，防止污染。
- 2、建议分装，尽量减少反复冻融的次数，使用时避免对母液的污染。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

-20°C 避光保存，一年有效。

相关产品：

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCFM-032	组织保存液	50ml/100ml	-20℃，避光,24个月。
OMDCM-004	高糖 DMEM 培养基	500ml	12个月
OMDCM-02	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 无酚红)	500ml	12个月
OMDPBS-011	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS)，含钙、镁，不含酚红	500ml	室温，12个月。
OMDPBS-02	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS)，不含钙、镁，不含酚红	500ml	室温，12个月。
OMDCM-047	α -MEM 培养基	500ml	2-8℃，12个月。
OMDCM-040	McCoy's 5A 培养基	500ml	2-8℃，12个月。
OMDCM-031	DMEM 培养基 (高糖,无酚红，含胎牛血清，含双抗)	500ml	2-8℃，12个月。
OMDCM038-500ml	DMEM 培养基(无糖,含酚红)	500ml	2-8℃，12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM017-100ml	硫酸庆大霉素 (50mg/ml)	100ml	2-8℃，12个月。
OMDCM016-100ml	HEPES 液(1M,pH 7.2~7.5)	100ml/500ml	2-8℃，12个月。
OMDPBS-18	1×PBS(0.0067M,pH 7.0-7.2)	500ml	2-8℃，12个月。
OMDPBS-15	1×PBS(0.01M,pH9.0)	500ml	2-8℃，12个月。
OMDPBS-06	20×PBS(0.2M,pH 7.2-7.4)	500ml	2-8℃，12个月。
OMDPBS-010	1×PBS(0.01M,pH6.8)	500ml	2-8℃，12个月。
OMDPBS-12	1×PBS(0.01M,pH 8.9)	500ml	2-8℃，12个月。
OMDPBS-20	1×PBS(0.01M,pH 7.2-7.4)	500ml×10	2-8℃，12个月。
OMDCM027-500ml	DMEM 培养基(无糖,含酚红，含双抗)	100ml	2-8℃，12个月。
OMDCM025-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚红)	100ml/500ml	2-8℃，12个月。
OMDCM024-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚红，含双抗)	500ml	2-8℃，12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM022-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM021-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM019-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM018-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM016-500ml	DMEM 培养基(低糖,无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM015-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM014-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红, 含胎牛血清, 双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM013-500ml	RPMI 1640 培养基 (无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM012-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM-017	Myco-Out 支原体清除试剂 (100X)	10ml	2-8℃, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-015	Hanks 平衡盐溶液(1×,无酚红) (pH7.2-7.4)	500ml	室温, 12个月。
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM-030	青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×三抗)	100ml	-20℃, 12个月。
OMDCE-050	青霉素-链霉素溶液(100×)	100ml	-20℃, 12个月。
OMDCE-060	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红, 不含 EDTA)	100ml	-20℃, 12个月。
OMDCM-059	胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶, 含酚红)	100ml/500ml	-20℃, 12个月。
OMDCE-004	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 不含 EDTA 和酚红)	100ml	-20℃, 12个月。
OMDCM-034	胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶, 不含酚红)	100ml/500ml	-20℃, 12个月。
OMDCM-020	胰酶-EDTA 消化液(0.05%胰酶, 含酚红)	100ml	-20℃, 12个月。
OMDCM-011	胰酶-EDTA 消化液(0.05%胰酶, 不含酚红)	100ml/500ml	-20℃, 12个月。
OMDCM007-1ml	DAPI(1mg/ml)	1ml	-20℃, 12个月, 避光。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-051	DMEM (Low Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-052	Medium 199 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-053	DMEM (Low Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMD81714-500ml	DMEM (Low Glucose)	500mL	2-8℃，12个月。
OMD81711-500ml	Medium 199	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-019	Medium 199 (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMD81717-500ml	RPMI 1640 Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-039	Ham's F-12K Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。
OMD81708-500ml	Ham's F-12K Medium	500mL	2-8℃，12个月。
OMDCM-038	RPMI 1640 Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-037	Ham's F-12K Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-036	DMEM (High Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-009	MEM (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-014	DMEM (High Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-026	MEM	500mL	2-8℃，12 个月。
OMD81701-500ml	DMEM/F12 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-028	MEM (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDPBS-01	10× PBS(0.1M,pH 7.2-7.4)	500mL	2-8℃，12 个月。
OMD81702-500ml	DMEM/F12	500mL	2-8℃，12 个月。
OMDCM-033	DMEM/F12 (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃，12 个月。

货 号	产 品 名 称	规 格	保 存 条 件
OMDCE-008-500 ml	超 纯 水 （ 无 菌 ）	500mL	室 温 ， 12 个 月。
OMDCE-009	碳 酸 氢 钠 溶 液 (7.5%)	500mL	-20℃，12 个月。
OMDCM-013	D-Hanks 平 衡 盐 溶 液 (1×， 含 酚 红)	500mL	2-8℃，12 个月。